

## Direct-5UV 超纯水仪日常养护守则

1. 待机：拆掉蓝色盖子，屏幕显示待机状态；
  2. 关掉水龙头；
  3. 排水压：三个蓝色水压按钮不间断按动渍渍出水；
  4. 两头管子拆掉，两端一大一小；
  5. 白色辅助工具从下往上套，顺时针松动，卸下过滤装置下端；
  6. 滤芯拿出扔掉，先检查三个密封圈有无异常，倒掉脏水；
  7. 安装新的滤柱：
    - 树脂黄色有密封圈，密封圈方向向上；PP 棉柱注意对准上面的孔；
    - 安装方向：OUT——PP 棉柱——树脂黄色柱——棉线柱——IN；
    - 安装时，逆时针拧动，不能太大劲，防止压扁密封圈一层；
  8. 注完水，挨个排气。
- 备注：**
- 终端过滤器要充盈水。
  - 水箱空气过滤器要和纯化柱一起同时更换，更换时间间隔为 1 年。紫外灯和终端过滤器一起更换，更换时间间隔为 1.5 年。报警灯提示更换紫外灯（使用时间达 500 天）和纯化柱（提前 2 个月）。
  - 附带电子说明书，电子说明书最后面有耗材列表，常用四个耗材紫外灯，水箱空气过滤器，终端过滤器，纯化柱。
  - 电子说明书和维护记录本放在仪器背面。

