

冰冻切片机使用注意事项

1. 初次使用者经培训后再上机操作；
2. 仅用无水乙醇擦除碎屑和部分除霜，特别是前后移动轴的表面要保持干燥光亮，以防止碎屑附着表面，造成堵塞，阻碍刀架/刀片正常前后移动；
3. 使用完毕后，按住快退按钮  将刀架组件定位到最外侧；
4. 使用完毕后，用磁性刀片工具将用过的刀片安全取出，防止误伤其他人；
5. 禁止用锐器在冷冻箱体内的任何地方刮擦，若有液体在箱体内不慎结冰，用无水乙醇擦掉即可；
6. 为了确保标本和卡盘的最佳粘附，在使用前应将卡盘储存在室温下，若要好的冷冻质量，可在冷冻口加入一些酒精；
7. 若非紧急停电，停电前，需手动关闭冷冻切片机的电源，等通电后在 30min 内重启电源。以降低紧急停电对仪器造成的伤害；（此操作应由仪器负责老师执行）
8. 建议仔细阅读赛默飞世尔科技 NX50 操作指南。